

EW-405 EW-407 緊急洗眼器安裝說明書

(請詳閱安裝說明後再安裝)

1. 將(6)水管及排水口與(9)底座連接, 確實旋緊, 以免漏水, 如有腳踏者(EW-407)請裝上(8)腳踏板,
2. 依 1. 2. 3. 4 順序將洗眼盆及噴水頭旋緊,
3. 裝上推板, 並將螺絲上緊, 不要使推板晃動,
4. 請在進水口前端設置一個制水閥, 方便試水及維修,
5. 連接進水口後, 試水確定各接點無漏水後, 掛上標示牌,

