

# 緊急沖淋洗眼器

## \* 組裝注意事項:


1. 出廠組裝完成之部份,螺牙接頭係以 **AB** 膠組合固定  
請勿鬆開或重力碰撞以免 **AB** 膠裂開漏水.
2. 其餘接管部份請先以毛刷把內外牙刷乾淨,外牙部份  
請裹以止洩帶然後內外牙對準,上下以板手套住然後  
鎖緊完成接管.
3. 洗眼器進水前端請裝設制水閥.
4. 組裝工程請由合格水電技術士組裝.

# 緊急沖淋洗眼器安裝說明書

## EW-605 手推式 · EW-607 手推+腳踏

(本緊急沖淋洗眼器共分七節 A、B、C1、C2、D、E、F 請詳閱安裝說明再安裝)

- 1、A, B, C1 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上拉環。(第一組)
- 2、C2, D, E, F 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上手推開關。(第二組)
- 3、將一、二組以由任輕鬆的連接完成，沖淋器與洗眼器上下垂直對齊，進水口則面向牆壁。
- 4、請在進水口前端設置一個制水閥，方便試水及維修。
- 5、連接進水口後，試水確定各接點無漏水後，再固定底座及固定夾。
- 6、腳踏式 (EW-607) 請將鏈條、手推板及腳踏板連接固定。

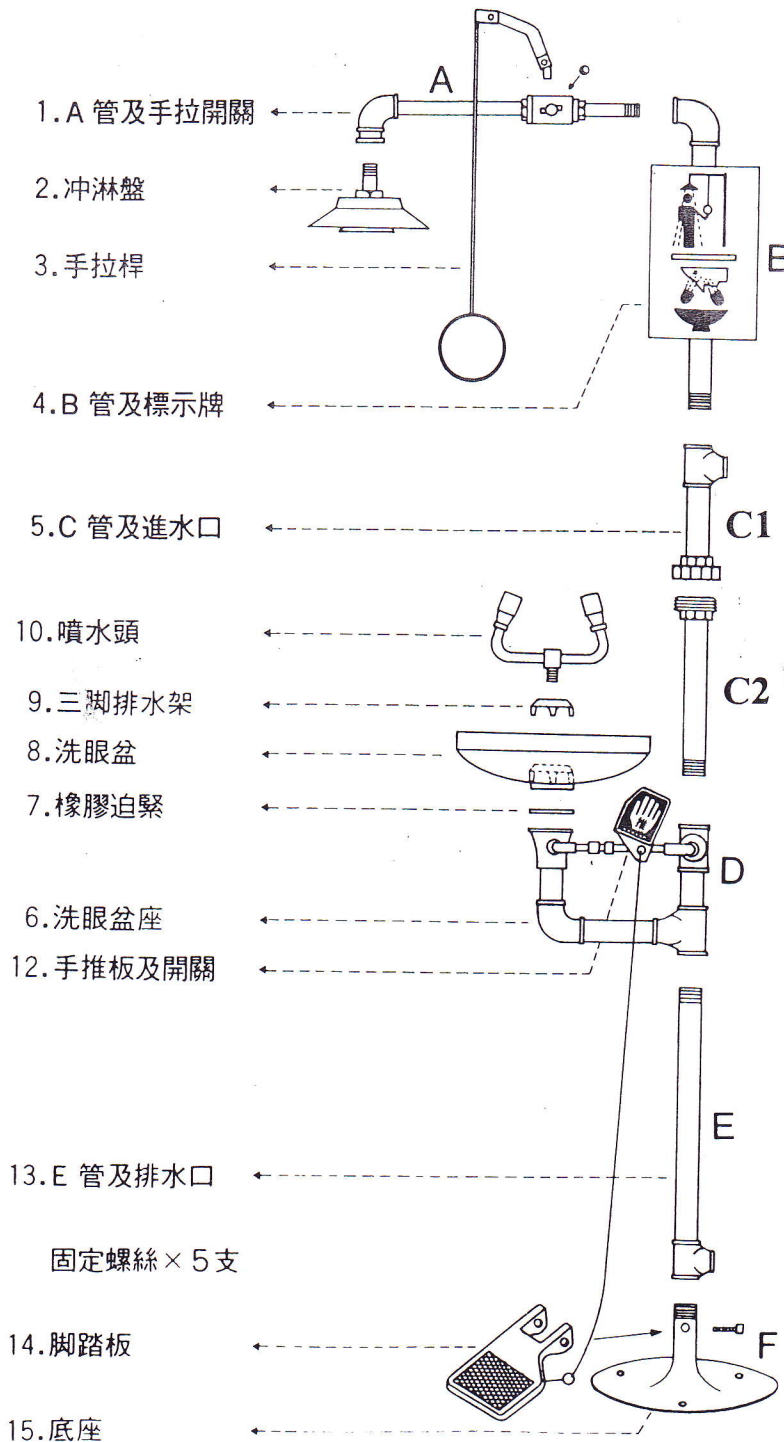

# 緊急沖淋洗眼器操作說明書

- 一、緊急沖淋洗眼器(本設備)請裝設於有地板排水口處。
- 二、裝設本設備，地板必需平坦無障礙物、以避免妨礙使用本設備。
- 三、本設備進水口之前，請裝設制水閥以利日後維修之用。
- 四、本設備安裝場所需有照明裝置，以利夜間使用。
- 五、若使用地下水請於進水口之前裝置過濾設備，以免影響管路之暢通。
- 六、緊急使用時，洗眼洗臉請用手往前推開關推板或有腳踏者，右腳往下踏，即可開啟水源緊急沖洗，關閉時請將推板往回推。
- 七、沖身時請將拉環往下拉即可打開水源，關閉時請往上推。
- 八、本設備請每月試水乙次，以確保功能正常。

~※新型洗眼器已加裝由任※~



\* EW-607 沖淋洗眼器 = EW-605 沖淋洗眼器 + 腳踏

洗 眼 器：1. 手動開關。

2. 洗眼盆直徑 30cm, 不鏽鋼。
3. 洗眼噴頭附保護蓋。
4. 水源打開, 保護蓋自動掀開。

沖 淋 器：1. 凹槽式出水口直徑 13.5cm x 孔徑 1.2mm x 孔數 90 孔。

2. 沖淋盤 24cm 不鏽鋼。
3. 沖淋進水管及制水閥 3/4" 不鏽鋼。
4. 手拉環 6mm x 130mm 不鏽鋼。

管件及配件：1. 全高約 230cm, 沖淋盤高約 220cm。

2. 進水口 1 1/4" 及 3/4" 可互換接頭、出水管 1 1/4" 不鏽鋼管。
3. 直立管件 1 1/4" 不鏽鋼管, 管件中間附有由任裝置。
4. 沖眼器高 110cm, 洗眼器全重約 18.5KG。
5. 底盤直徑 25cm x 3 孔, 不鏽鋼。
6. 蓄光 (夜光) 標示牌 18 x 36cm。
7. 壁面固定夾 為選購品。

# 緊急沖淋洗眼器規格表

**EW-402 洗眼器(手推)(C項)**

**EW-602 沖淋器(沖淋器手拉)(A+B)**

**EW-605 沖淋洗眼器(洗眼器手推 沖淋器手拉) (A+B+C)**

**EW-607 沖淋洗眼器(洗眼器腳踏 沖淋器手拉)(A+B+C+腳踏)**

## A 管件及配件:

- 1.全高：約 230cm，沖淋器：高約 220cm
- 2.進水口 1 1/4"及 3/4"可互換接頭
- 3.出水管 1 1/4"不銹鋼管
- 4.直立管件 1 1/4"不銹鋼管
- 5.直立管件上加裝由任接頭，可輕鬆調整角度
6. 洗眼器：高 110cm，重約 18.5KG
7. 底盤直徑 25cm x3 孔 不銹鋼
8. 蓄光(夜光)標示牌 18x36cm
9. 壁面固定夾(可調整長度，選購品)

## B 沖淋器:

- 1.凹槽式出水口直徑 13.5mm x 孔徑 2.2mmx 孔數 90 孔
- 2.保護蓋 24cm 不銹鋼
- 3.沖淋進水管及制水閥 3/4"不銹鋼
- 4.手拉環 6mmx130mm 不銹鋼

## C 洗眼器:

- 1.手動開關
- 2.洗眼盆直徑 30cm 不銹鋼
- 3.洗眼噴頭為螺旋式，可選擇集中水流(洗眼)或泛灑水流(洗臉)
- 4.水源打開,保護蓋自動掀開 (水壓需 2KG/cm<sup>2</sup> 以上)

◎ 以上除洗眼噴頭及噴頭保護蓋外皆為 304 或 316 不銹鋼製成

# 緊急沖淋洗眼器安裝說明書

## EW-605 手推式 · EW-607 手推+腳踏

(本緊急沖淋洗眼器共分七節 A、B、C1、C2、D、E、F 請詳閱安裝說明再安裝)

- 1、A, B, C1 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上拉環。(第一組)
- 2、C2, D, E, F 裝成一組，確實旋緊以免漏水，並裝上手推開關。(第二組)
- 3、將一、二組以由任輕鬆的連接完成，沖淋器與洗眼器上下垂直對齊，進水口則面向牆壁。
- 4、請在進水口前端設置一個制水閥，方便試水及維修。
- 5、連接進水口後，試水確定各接點無漏水後，再固定底座及固定夾。
- 6、腳踏式 (EW-607) 請將鏈條、手推板及腳踏板連接固定。

